



一、视频界面

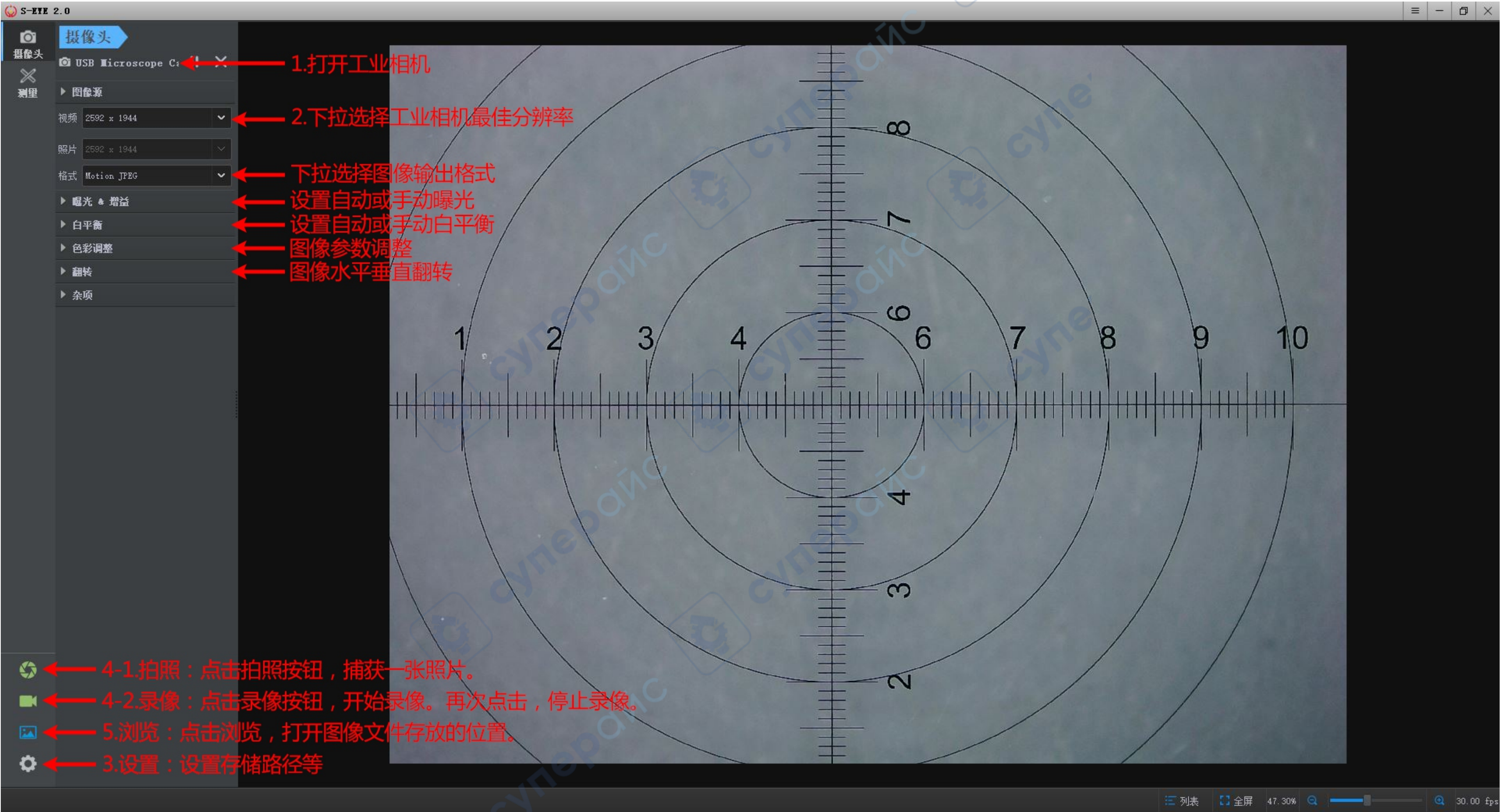

二、测量前倍率校正 步骤1

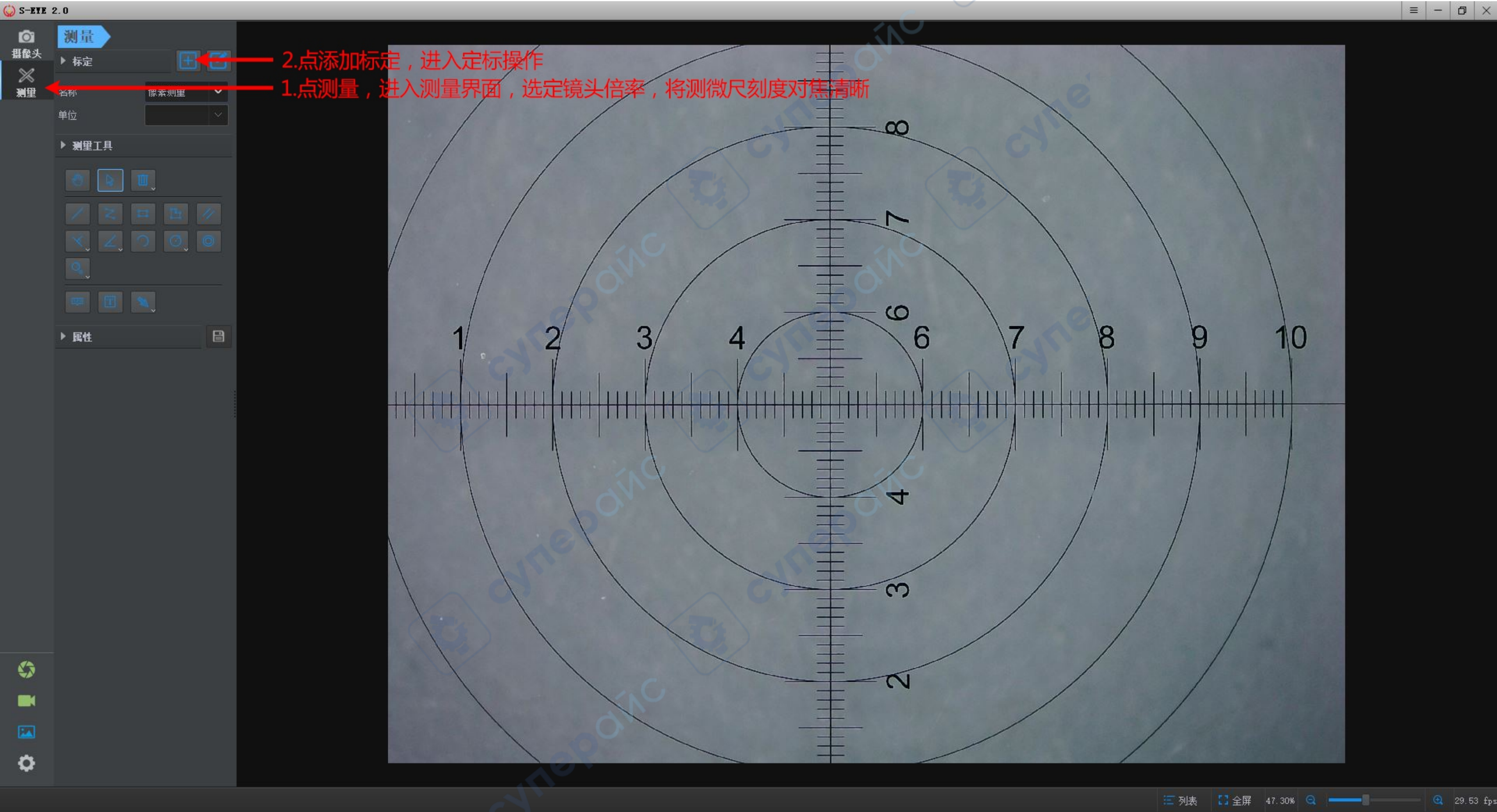

三、测量前倍率校正 步骤2

S-EYE 2.0

摄像头

测量

标定

测量工具

属性

名称

像素测量

单位

测量工具

选择工具

移动工具

擦除工具

测量工具

标注工具

辅助线工具

缩放工具

旋转工具

平移工具

窗口管理

全屏

退出

属性

图元

颜色

[255, 0, 0] ...

宽度

1

画笔风格

实线

填充颜色

[0, 0, 0] (2...

控制点

半径

5

颜色

[255, 255, 2...

边框宽度

2

边框颜色

[160, 160, 1...

文本标注

字体

A [SimSun, 9]

文本颜色

[255, 0, 0] ...

文本边框...

[128, 0, 0] ...

文本背景...

[255, 255, 2...

4

6

2-1

2-2

3-1

3-2

500.779 px = 2 mm

新增

名称

1.5

实际长度

2

单位

毫米 (mm)

像素

500.779

结果

3.98421e-6

米/像素

备注

OK

Cancel

?

1.滚动鼠标滑轮放大画面像素，以便精确对位测微尺刻度线边缘

2.拖动H标定线分别与测微尺左侧、右侧的刻度线对齐，竖线与测微尺竖线边缘对齐（左右二条线选择同一方向，如图都选择测微尺左侧边缘），横线与测微尺横线边缘对齐。

3.名称输入镜头倍率，标定线选中多少格在实际长度栏输入多少，单位对应选择，如图是选mm，确定，保存校正数据。

列表

全屏

249.67%

30.00 fps

四、测量菜单

